

# USB digitální mikroskop S4T

## Ochranný kryt objektivu



- Naleznete v horní části objektivu mikroskopu
- Nakonfigurovaný ochranný kryt objektivu musíte před použitím sundat a poté teprve pozorovat
- Pokud kryt nesundáte, bude to mít špatný vliv na pozorování

## Zapojení USB adaptéru

- Pro mobilní telefon, který používá typ-C je třeba připojit otočný ovladač TYPE-C k zapnutí přes Micro joggle (viz. obrázek)



## Aplikace


- Pro stažení mobilní aplikace si naskenujte tento QR kód (pro android)



## Použití aplikace

- Otevřete si staženou aplikaci
- Klikněte na „+“ v pravém horním rohu
- Vyberte zařízení, které chcete přidat „USB“
- Vložte TYPE-C/Micro do telefonu a postupujte dle pokynů na obrazovce
- Po úspěšném připojení klikněte na „Další“ pro zobrazení obrázku

## Funkce aplikace

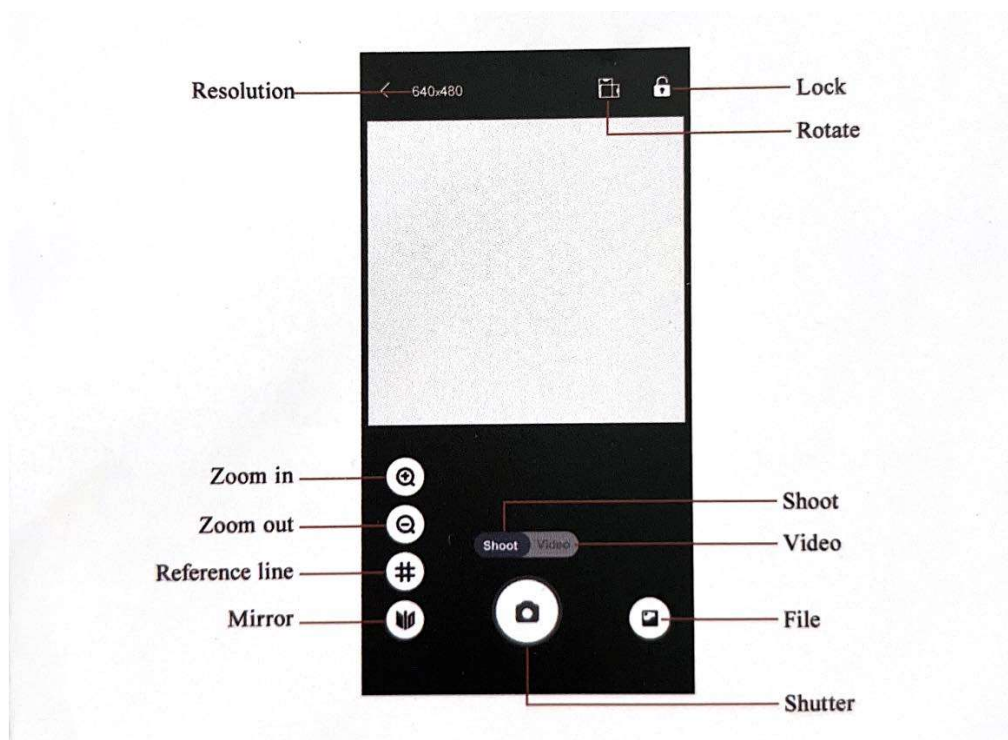

- RESOLUTION / Rozlišení – kliknutím přepnete rozlišení kamery/videoa
- ZOOM IN / Přiblížit – kliknutím zvětšíte obrazovku
- ZOOM OUT / Oddálit – kliknutím oddálíte obrazovku
- MIRROR / Zrcadlo – zrcadlový obraz
- LOCK / Zámek – klikněte na tlačítko zamykací obrazovky
- ROTATE / Otočit – kliknutím otočíte obrazovku
- Shoot – výběr z fotografie
- Video – vyberte režim videa
- FILE / soubor – kliknutím zobrazíte pořízené fotografie nebo videa
- SHUTTER = pořídít fotografii/video